

平成 26 年 12 月吉日

Seahorse Bioscience 社製

細胞外フラックスアナライザー用

デスクトップ解析ソフトウェア Wave 2.2

Read Me 【ソフトウェア アップデート手順】



アップデートの前に、必要な計測データを DVD 等の外部メディアにコピーし、バックアップを行ってください。

【イントロダクション】

本リリースにより、「Wave Desktop」を ver 2.2 に更新します。「Wave Desktop」はフラックスアナライザーのアクセシビリティのデザインと解析を行うことができ、最小限のアプリケーションの条件を満たせばあらゆる PC にインストールできます。機器とソフトウェアの包括的な記述に関しては、「Wave User's Guide」をご参照ください。

【互換性】

本ソフトウェアは XF^e・XFp アナライザーのアクセシビリティの作成/解析のみ可能です。各種フラックスアナライザーのコントローラ上でのインストール、及び動作はできません。

【要件と前提条件】


「Wave Desktop」は、Microsoft Windows XP Service Pack 3、Windows Vista、Windows 7 または Windows 8 で使用可能です。最低 2GB のシステムメモリ、50MB の HDD の空き容量が必要です。ディスプレイの解像度は 1280×800 以上が推奨されます。

本リリースには、Microsoft .NET Framework 4 Client と Extended Profile が必要です。インストールされていない場合は、Wave インストーラは自動でインストールを行います。必要であれば、Microsoft Hotfix KB2464222 もインストールします。このプログラムに関するより詳細な情報は、<http://support.microsoft.com/kb/2464222> をご参照ください。


アプリケーションは更に PDF reader が必要です。インストールされていない場合、Wave インストーラは Adobe Reader XI のインストールを要求します。他の PDF reader がインストールされている場合、キャンセルが可能です。注意：Microsoft .NET Framework 4 と Hotfix KB2464222 のどちらかまたは両方をインストールした場合、コンピュータの再起動が必要です。

【インストール前の用意】

「Wave Desktop」のインストール作業を行う前に、Administrator 権限をもつユーザーでログオンしてください。Administrator 権限を確認するためには、以下のステップを行ってください。

1. コントロールパネルから、ユーザーアカウントを選択してください。
2.  ユーザーアカウントの管理をクリックします。Administrator パスワード、または認証を要求された場合には、パスワードの入力または認証を行ってください。
3. 現在ログオンしているアカウントを選択してください。

Group 欄に、アカウントグループの種類が表示されます。グループの種類が Administrators でない場合は、管理者にお問い合わせください。より詳細な情報は、Microsoft Help をご覧ください。

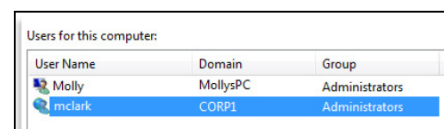

User Name	Domain	Group
Molly	MollysPC	Administrators
mclark	CORP1	Administrators

インストール時間を短縮するために、Microsoft Security Essentials を無効にすることを推奨します。スタートメニューから、Microsoft Security Essentials を選択します。Microsoft Security Essentials ウィンドウで、Setting タブの Real-time protection を選択し、Real-time protection のチェックボックスのチェックを外します。

【インストール】

Administrator としてコンピュータにログオンします。以下のいずれかの方法で、インストーラをご使用の PC にダウンロードしてください。

- 弊社からご案内したダウンロードリンクにアクセスします。
- 下記の Seahorse 社の HP より登録を行い、ダウンロードリンクにアクセスします。

<http://www.seahorsebio.com/software>

1. 「Wave Desktop」のダウンロードのリンクをクリックしてください。ダウンロードが完了すると、インストーラは welcome ウィンドウを表示します。



2. **Next** ボタンをクリックしてください。機器を選択するウィンドウで、ご使用の機器の種類を選択します。
 - XF^e24
 - XF^e24 Hypoxia
 - XF^e96
 - XF^e96 Hypoxia
 - XFp
3. ご使用の機器に対応するチェックボックスを少なくとも一つ選択して、**Next** ボタンをクリックしてください。




Automatic Updates ウィンドウが表示され、ソフトウェアの自動更新の有無を選択できます。

※製造元メーカーのリリース後、弊社で動作検証を行ってから更新のご案内を差し上げています。そのため、弊社では自動更新を推奨していません。


自動更新を希望しない場合、またはインターネットに接続していない場合は、**Do not download update** ボックスにチェックを入れてください。

自動更新を希望する場合は、インターネットに接続し、オプションでメールアドレス、名前、会社名を入力してください。

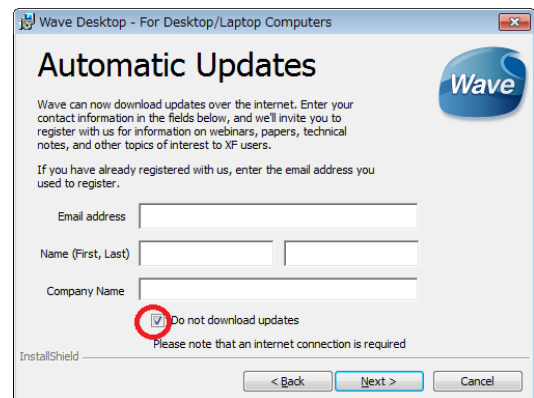

このウィンドウが表示されなかった場合でも、インストール後に設定の確認、変更が可能です。「構成オプションの変更」を参照してください。

4. **Next** ボタンをクリックしてください。Ready to Install ウィンドウが表示されます。

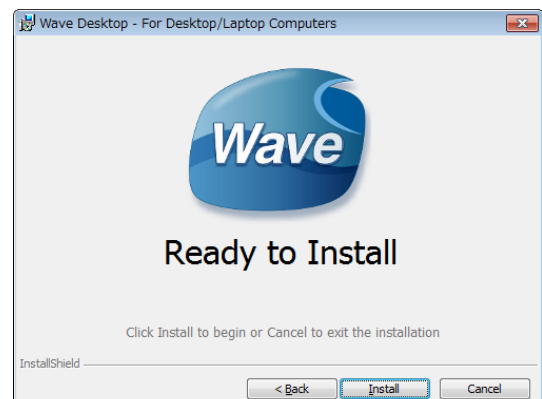

5. **Install** ボタンをクリックして開始します。インストールの進捗を知らせる status ウィンドウが表示されます。




インストールが完了したら、Installation Complete ウィンドウが表示されます。




6. Wave をすぐに始める場合は、Launch Wave Desktop のチェックボックスにチェックを入れてください。
7. **Finish** ボタンをクリックして、インストールを完了させてください。

【Wave の使用】

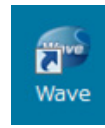

アプリケーションの使用には、デスクトップ上の **Wave** アイコンをダブルクリック、またはスタートメニュー内の Wave アイコンをクリックします。

プログラムが起動したら、ウィンドウの左上のバージョン番号が 2.2.0（新バージョン）になっていることを確認してください。

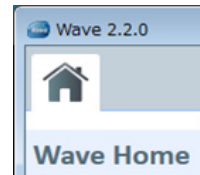

【構成オプションの変更】

「Wave Desktop」に関して設定された機器の種類を変更したい場合、または自動更新オプションを変更したい場合には、Wave を終了させて、コントロールパネルを開きます。次に、**プログラムと機能** (Program and features) を選択します。「**Wave Desktop**」を右クリックして、**変更** (Change) を選択、またはプログラムリストの一番上にある**変更** (Change) ボタンをクリックします。Install shield ウィザードが現れたら、**Modify** オプションを選択し、指示に従い適切な変更を行います。



お問合せ：
プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

技術部・テクニカルサポート

東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル9F
Phone : 03-3816-0851 (代表) Fax : 03-3814-5080
E-mail : support@primetech.co.jp